

**PROTOCOLE D'ENTRETIEN ET DE RELEVÉ HEBDOMADAIRE  
DES TEMPERATURES DES REFRIGERATEURS POUR LES UNITES DE SOINS**

Marque du frigo	Modèle	No identification HUG	Unité	Année du relevé

**RELEVÉ DES TEMPERATURES du Frigo (Limites +2 à +8 °C)**

Janvier - Juin

Juillet - Décembre

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				

Sem.	Date	Temp. °C	Visa	Remarques
27				
28				
29				
30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				
47				
48				
49				
50				
51				
52				

**DECONGELATION**

Date	Visa

**NETTOYAGE**

Date	Visa

**PROCEDURE D'ENTRETIEN**

<p>➔ <b>Hebdomadaire</b> Contrôler la température et compléter le relevé</p> <p>➔ <b>Valeurs hors normes ou Pannes</b> Prévenir IRU de l'unité et voir avec service technique (frigoristes 26884)</p> <p>➔ <b>Selon les besoins (min. 2x / an)</b> - Décongélation du compartiment congélateur (si présent)</p>	<p>- Nettoyage du frigo ➔ Assurer la chaîne du froid des médicaments stockés (stockage provisoire dans autre frigo si possible) ➔ Laver le compartiment réfrigérant avec de l'eau tiède (ev. additionnée d'une faible dose de détergent – type produit de vaisselle) ➔ Rincer à l'eau claire et bien sécher <b>Ne pas utiliser d'eau trop savonneuse, ni de produit de nettoyage abrasif, alcalin ou acide</b></p>
---	--

\*\*\*\* Ce document doit être archivé 2 années civiles complètes en plus de l'année en cours dans l'unité \*\*\*\*